



## BENMARİ CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihaz ön yüzdeki açma-kapama ve ısı ayar düğmesinden açılır.
- ❖ Derece ayarından (1-10) uygun olan seçilir ve uyarı ışığı sönene kadar beklenip çalışmaya başlanır
- ❖ Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalıdır.
- ❖ İstenilen işlem bittiğinde cihaz kapama düğmesinden kapatılır.