



BİYOĞÜVENLİK KABİNİ KULLANIMI

- ❖ Cihazın ön panelinde yer alan "ON" düğmesine basarak cihazı açınız ve cihazın kendini test etmesi için kısa bir süre bekleyiniz.
- ❖ "F3" tuşuna basarak laminar akımı ayarlayınız. Akım hız göstergesini kontrol ediniz.
- ❖ "F1 ve F2" tuşları ile kabin kapağını ayarlayınız.
- ❖ Çalışma bitiminde kabin kapağını kapatınız. UV sterilizasyon için ön panelde bulunan "UV" tuşuna basınız.
- ❖ Çalışma bitiminde "OFF" düğmesine basarak kabini kapatınız.