



BUZDOLABI KULLANIMI

- ❖ Cihazın fişini prize takınız. Düğmenin ışığı yanmalıdır.
- ❖ Termostat sıcaklığı dolabın iç sıcaklığını göstermektedir. "set" düğmesine basarak istediğiniz sıcaklığa ayarlayınız.
- ❖ Dolabın içi doldurulmadan önce dolap çalışma sıcaklığına erişmesi beklenmelidir.
- ❖ Dolabın kapılarını açık bırakmayınız.
- ❖ Temizlikten önce fişi prizden çekiniz. Dış yüzeyini temiz nemli bir bez ile siliniz.
- ❖ Temizleme işi için asla keskin aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan ya da cila gibi maddeleri kullanmayınız.
- ❖ Buzdolabınızın içini temizlerken ılık su ile siliniz ve daha sonra iyice kurulayınız. Bir çay kaşığı sodyum bikarbonatın yarım litre suda çözünmesi ile elde edilen bir çözeltide ıslatıldıktan sonra iyice sıkılmış bir bezle dolabın içini siliniz ve sonra kurulayınız.