



CO2 İNKÜBATÖR CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazın hazır vaziyette olması durumunda sadece örneklerinizi hızlı bir şekilde yerleştirip kapağı kapatınız. Hazır olmaması durumunda aşağıdaki adımları takip ediniz.
- ❖ Cihazın fişini takınız
- ❖ MODE düğmesine basarak cihazı açınız ve RUN ışığının yandığından emin olunuz.
- ❖ SET kısmına gelerek gerekli ayarlamaları ekran üzerinden tuşlarla yaparak cihazın sıcaklığını ayarlayınız.
- ❖ Karbondioksit tüp doluluk oranını kontrol ediniz.
- ❖ Kapağı uzun süre açık bırakmayınız.