



ÇALKALAMA CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihaz sıvı ile temas etmeyecek, kenarlarında ve arkasında en az 10 cm boşluk olacak şekilde düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.
- ❖ Cihazın güç kablosunun prize takılı olup olmadığı kontrol edilir.
- ❖ Numuneler cihaza doğru şekilde yerleştirilir.
- ❖ Cihaz açma kapama düğmesinden açılır
- ❖ Cihazın ön paneli üzerinden istenilen ayarlar yapılır.
- ❖ Başlat tuşuna basılarak işlem başlatılır.
- ❖ Kullanım bittikten sonra cihaz kapatılır.