



ETÜV CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.
- ❖ Sıcaklık göstergesinin çıkması beklenir.
- ❖ Ayar tuşlarıyla istenilen sıcaklık ayarlanır.
- ❖ Etüve koyulacak malzemeler alt ve üst raflara Etüv içi hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilir.
- ❖ Etüv üzerinde bulunan çizelgeye Tarih ve Saati, Ad Soyad, Malzeme Türü ve Miktarı, Kalma Süresi kısımları doldurulmalıdır.
- ❖ Çizelgenin dolması halinde üzerinde bulunan boş çizelgeler yerlerine yerleştirilerek kullanılabilir.
- ❖ Etüv kapağı gereksiz açılmamalıdır.
- ❖ Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.