



HASSAS TERAZİ KULLANIMI

- ❖ Cihazı kullanmadan önce temiz olmasına, üzerinde herhangi toz partikülü bulundurmamasına dikkat edilmelidir. Titreşimden uzak bir yerde olmasına özen göstermelidir.
- ❖ Terazinin arkasındaki su terazi ayarı kontrol edilir, eğer gerekiyorsa hava kabarcığı ortada olacak şekilde terazinin vidalı ayar ayakları ile yapılır.
- ❖ Cihazın tüm kapıları kapatılır ve panel üzerindeki "ON/OFF" tuşuna basılır. Cihaz kendi kendini sıfırlayacaktır.
- ❖ Ekranda 0.0000 değeri görülecektir. Bu değer görülmezse "TARE" tuşuna basılır.
- ❖ Tartımı alınacak madde terazinin üzerine yerleştirilir ve tekrar kapıları kapatılır.
- ❖ Net ağırlık ekranda görünecektir.
- ❖ Darasını alınması gereken durumda önce "TARE" tuşuna basıp sonra net ağırlık ölçümü dikkate alınmalıdır.
- ❖ İşlem bittiğinde "OFF" tuşuna basılır.