



KOLONİ SAYIM CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazı Açma – Kapama düğmesinden açınız,
- ❖ Ekim yapılmış olan 'Petri'lerdeki üremiş olan kolonilerin sayımı için cihaz üzerinde bulunan sayım kalemi kullanılır ve mevcut koloniler sayılır,
- ❖ Yeni petriye geçildiğinde ise cihaz üzerindeki 'RESET" tuşundan önceki sayım sıfırlanır ve sayma işlemi yapılır,
- ❖ Her yeni petrideki kolonilerin sayımı için yukarıdaki işlemler tekrarlanır,
- ❖ Cihazı Açma – Kapama düğmesinden kapatılır,
- ❖ Cihaz kapatıldıktan sonra temizliği yapılır.