



LAMİNAR FLOW KABİNİ KULLANIMI

- ❖ Cihazı Çalışmaya başlamadan en az 1 saat önce kabinin önünde bulunan lamba açma-kapama düğmesinden Ultraviole (UV) ışık açılır.
- ❖ Çalışmaya başlanacağı zaman UV kapatılır, kabinin önünde bulunan lamba açma-kapama düğmesinden normal aydınlatma açılır.
- ❖ Kabinin önünde bulunan düğmeleri çevrilerek hava akım motorları açılır ve kabinin ön camı istenilen seviyede açılarak çalışmaya başlanır.
- ❖ Çalışma bittiğinde kabinin içi %70' lik etanol ile temizlenir.
- ❖ Kabinin ön camı kapatılır ve hava akım düğmeleri "0" konumuna getirilir ve lamba kapatılır.
- ❖ Kabinin UV ömrü sınırlıdır. Bu nedenle çalışma sürelerine göre UV lambası 2 ile 6 ay arasında değiştirilmelidir. Eğer bu süreler haricinde UV lambanın etkinliğinin azaldığı gözlenirse, lamba mutlaka değiştirilmelidir.
- ❖ Laminar Flow özel HEPA filtrelerine sahiptir. Cihazın açma kapama düğmelerinin yanında bulunan ve çalışma süresini gösteren saate göre HEPA filtrenin durumu takip edilmeli ve belli sürelerde bakımı sağlanmalıdır.