



MAKROSKOPİ KABİNİ KULLANIMI

- ❖ Kabin AÇIK butonuna basılarak cihazın üzerindeki diğer butonlar ve sensörler gerekli kullanımlar için hazır durumuna getirilir.
- ❖ Pano üzerindeki fonksiyonlar hem buton hem butonlar yardımıyla hem de el değmeden sensörler yardımıyla kullanılabilir.
- ❖ Çalışma sonrası cihaz KAPALI tuşuna basılarak kapatılır.
- ❖ SOĞUK SU butonuna basılarak veya sensörü kullanılarak soğuk su akışı sağlanır. Butona tekrar basılarak veya sensör kullanılarak soğuk su sistemi kapatılır.
- ❖ SICAK SU butonuna basılarak veya sensörü kullanılarak soğuk su akışı sağlanır. Butona tekrar basılarak veya sensör kullanılarak soğuk su sistemi kapatılır.
- ❖ ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ butonuna basılarak veya sensörü kullanılarak lavabo iç kısmındaki çöp öğütücü sistem aktif hale getirilir. Butona tekrar basılarak veya sensör kullanılarak çöp öğütücü sistem kapatılır. Doku ve diğer yumuşak atıkların öğütülüp gider hattının tıkanmamasını sağlar. (NOT: cihazın ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ çalıştığı zamanlarda atık su gider deliğine kesinlikle elinizi sokmayınız.)
- ❖ FAN butonuna basılarak veya sensörü kullanılarak kabin fanı aktif hale getirilir. Butona tekrar basılarak veya sensör kullanılarak fan sistemi kapatılır. Kesit alma işlemleri esnasında kullanılan kimyasalların buharına maruz kalma durumunu ortadan kaldırır ve laboratuvar ortamına kabin içerisinden koku salınmasını engeller.
- ❖ IŞIK butonuna basılarak veya sensörü kullanılarak kabin içi ışıklandırma sistemi aktif hale getirilir. Butona tekrar basılarak veya sensörü kullanılarak ışık sistemi kapatılır.
- ❖ YÜZEY YIKAMA butonuna basılarak veya sensörü kullanılarak çalışma tezgahı yüzey yıkama fiskeye aktif hale getirilir. Butona tekrar basılarak veya sensör kullanılarak yüzey yıkama fiskeye kapatılır. Çalışma tezgahının yüzeyinin el değmeden temizlenmesini sağlar.