



MİKROSKOP CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Mikroskop koruma kılıfı çıkarılır.
- ❖ Mikroskop fişi ilgili bölmeden çıkarılarak prize takılır.
- ❖ Tülbent bezi ile oküler ve mercekler temizlenir.
- ❖ En küçük büyütme objektif hazır konuma getirilir.
- ❖ İncelenecek olan materyal lam-lamel arasına konularak mikroskop tablasına yerleştirilir.
- ❖ Mikroskopun sağ tarafındaki lamba düğmesinden ışık seviyesi ayarlanır.
- ❖ İncelenecek olan materyale göre gerekli büyütme objektifleri rovelver yardımı ile değiştirilir.
- ❖ 100X büyütme objektif kullanılması gerektiği durumlarda objektif ayarlanmadan önce lamel üzerine immersion yağı damlatılarak incelemeye geçilir. İnceleme işlemi bittikten sonra lamba düğmesinden ışık kapatılır ve en küçük büyütme objektif ayarlanarak materyal tabladan alınır. Xylol ile 100X objektif silinerek immersion yağının temizlenmesi sağlanır (Immersion yağının kullanılmadığı durumlarda objektifler tülbent bezi ile silinir). Mikroskop fişi prizden çıkarılarak mikroskopun ilgili bölümüne yerleştirilir. Mikroskop koruma kılıfı ile mikroskop kapatılır.