



MİKROTOM CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Çevirme kolu üzerindeki kilit açılır ve bıçak sabitleştiri, aç, yatay hareket mandalları sıkıştırılır.
- ❖ Bıçak açısı sert dokularda dik olarak ayarlanır.
- ❖ Parafin blok yuvasına takılarak sabitleştirilir ve yüzeyi çevirme kolu yardımıyla düzlendikten sonra mikron düğmesiyle seçilmiş olan (günlük kesitlerde 5-6 mikron) incelikte kesitler alınarak 50 derece su banyosu yüzeyine konur ve açılması sağlanır.
- ❖ Gün bitiminde çalışma saati sonunda kesici bıçak çıkarılır, çevirme kolu kilitlenir, kaba temizliği yapılır.