



PCR CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazın fişi takılır.
- ❖ Cihazın on /off anahtarı açılır.
- ❖ Cihazın ilgili bölmesinin kapağı açılır.
- ❖ Ana menüden kullanılacak program ok tuşlarıyla seçilir ve "RUN" butonuna basılır.
- ❖ Örnekler yerleştirilir.
- ❖ Ekranda seçilen protokol ve örnek hacmi kısmı görülür. Örnek hacmi değiştirilmek istenirse cihazın numerik tuşlarıyla ilgili hacim girilir ve "RUN" butonuna basılır.
- ❖ "Run" seçeneği seçilerek reaksiyon başlatılır.
- ❖ İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır.