



PİPET KULLANIMI

- ❖ Alınacak sıvı miktarına göre pipet seçilir ve çekilecek sıvı miktarı ayarlanır
- ❖ Rakamların olduğu kısım bize bakacak ve başparmağımız üstte kalacak şekilde tutulur
- ❖ Pipete uygun uç takılır
- ❖ 2 aşaması olan mikropipette ilk aşamaya kadar basılır
- ❖ Alınacak sıvının içine pipetin ucu daldırılır ancak pipet kesinlikle sıvının içerisine girmemelidir
- ❖ Başparmak ne çok yavaş ne de hızlı olacak şekilde yukarı kaldırılmalıdır
- ❖ Hava kabarcığı olmadan sıvı çekilir
- ❖ Aktaracağımız kaba çok sarsmadan taşınır
- ❖ Pipetin ikinci basamağına yani sonuna kadar başparmakla bastırarak sıvı boşaltılır.
- ❖ Pipet ucunu atma tuşuyla atılır.