



SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
- ❖ Cihazın arkasında bulunan açma/kapama anahtarından açınız.
- ❖ Cihazın kapağını açınız.
- ❖ Eş tüpleri santrifüj karoselinde tam karşılıklı ve dengeli olarak yerleştiriniz.
- ❖ Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.
- ❖ Değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen devir/dk ayarlayınız.
- ❖ Değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile zaman sayacını ayarlayınız.
- ❖ "Start" butonuna basıp cihazı çalıştırınız.
- ❖ İşlem tamamlandığında "speed" ve "time" ekranları arasında bulunan ekran duracaktır, "time" ekranı sıfırlanacaktır ve cihaz sesli uyarı sinyali verecektir. Cihaz tam olarak durmadan asla kapağı açmayınız.
- ❖ Kapağı açıp, tüpleri sarsmadan alınız