



TERAZİ KULLANIMI

- ❖ Cihazın üzeri ve etrafının temizliği yapılır.
- ❖ Cihaz açma/kapama düğmesinden açılır.
- ❖ Cihaz "0" konumuna gelince; öncelikle içine madde konulacak kabın darası alınır.
- ❖ Tartım göstergesi "0" a alınır.
- ❖ Maddenin tartımı bundan sonra yapılır.
- ❖ Her tartım sonrasında terazinin üzerine ve etrafına dökülenler uygun şekilde temizlenir.
- ❖ Kullanım sonrası açma/kapama düğmesi ile kapatılır.