



VORTEX KULLANIMI

- ❖ Cihazın fişinin takılı olup olmadığı kontrol edilir.
- ❖ Cihazın ön kısmında bulunan Açma/Kapama butonuna basarak cihaz açılır.
- ❖ Hız düğmesinden hız ayarlaması yapılır.
- ❖ Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.
- ❖ İşlem bitince hız düğmesi başlangıç durumuna getirilir.
- ❖ Cihaz Açma/Kapama butonuna basılarak kapatılır.