



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
GÖZ DÜŞÜ KULLANIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
STE_T_13	30.01.2023	--	0	4

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan:	Onaylayan / İdari	Onaylayan / Kalite
Başhemşirelik	Kalite Koordinatörlüğü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



**MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
GÖZ DUŞU KULLANIM TALİMATI**

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
STE_T_13	30.01.2023	--	0	4

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, göz duşu kullanımı ve bakımlarının kontrol edilmesi için standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat merkezi sterilizasyon ünitesi personelinin gözlerini etkileyen tozlar, kimyasal maddeler gibi yabancı cisimler olması durumunda maruz kalan gözleri arındırma ve göz duşunun bakım faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLU KİŞİLER

Bu talimatın uygulanmasından merkezi sterilizasyon ünitesi personeli sorumludur.

4. UYGULAMALAR

- 4.1.** Merkezi sterilizasyon ünitesi kirli alanda çalışan personelin gözlerini etkileyecek tozlar, kimyasal maddeler gibi yabancı cisimlere maruz kaldığında göz duşu yanına gelir.
- 4.2.** Gözlerinin musluğa yaklaştırıp 15 ile 30 dk süresince gözlerin temiz, ılık ve akan su altında yıkanarak, gözlerinin temizlenmesi sağlar.
- 4.3.** Göz duşu mekanik bakımı için haftalık göz duşu açılarak su varlığı kontrol edilip "MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ GÖZ DUŞU KONTROL FORMU"na kayıtları yapılır.
- 4.4.** Göz duşu bakteriyolojik bakımı için 3 ayda bir sudan örnek alınarak kültür yapılır ve bakteriyolojik üreme kontrol edilip "MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ GÖZ DUŞU KONTROL FORMU"na kayıtları yapılır.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

- 5.1.** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Göz Duşu Kontrol Formu